




EnviroLogix QuickTox Kit

真菌毒素快速检测试纸条

(适用于黄曲霉毒素、伏马菌毒素、烟曲霉毒素和呕吐毒素的快速检测)

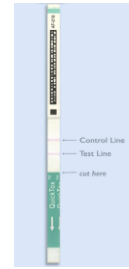

一、产品简介:

主要优势:

- 1、操作简单，检测时间短（5分钟）。
- 2、不需要任何孵育设备。
- 3、特异性好，与其他霉菌毒素的交叉反应低。
- 4、如配置 QuickScan 仪器，可实现定量检测。

试剂盒组成:

- 1、50 条试纸条（密封包装）
- 2、50 个反应管
- 3、100 个移液管
- 4、DB1 缓冲液
- 5、提供 50 个试纸条检测用支架

二、操作流程:

1、



称取 20 g 样品

2、




量取溶剂加入到样品中

3、



用机械或手振荡混匀

4、

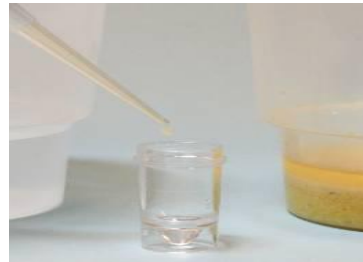

加入缓冲液与提取液并用吸管混匀

5、



插入试纸条进行反应

6、



等待 5 分钟的反应时间


上海佑隆生物生物科技有限公司（美国 EnviroLogix 公司中国独家代理）

www.youlong-bio.com.cn

联系人：陈春红（15921181583）；电话：021-60955248；E-mail: chenchunhong@youlong-bio.com.cn



7、如需获得定量结果，剪去试纸条一端，使用 QuickScan 设备读取即可。

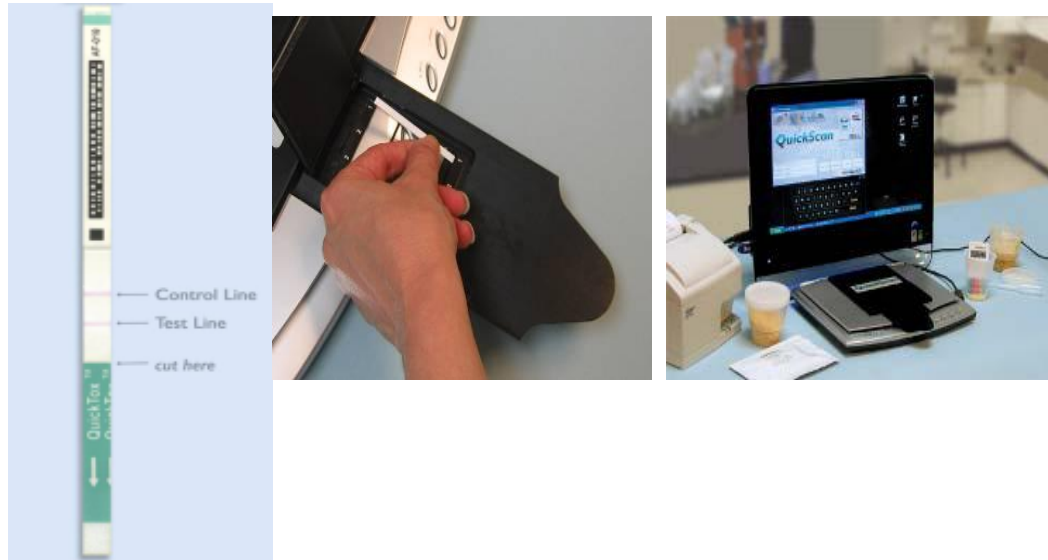

更多技术信息和价格敬请来电或 email 询问。

上海佑隆生物生物科技有限公司 （美国 EnviroLogix 公司中国独家代理）

www.youlong-bio.com.cn

联系人：陈春红（15921181583）；电话：021-60955248；E-mail: chenchunhong@youlong-bio.com.cn